

Title:	<b>Karussell Geschwindigkeit</b>			ID:
				0153
Date in:	Response:	Model:	Author:	
2004-12-22	2004-12-22	HS Carousel	CMa	

## Q:

Ein Kunde von uns möchte den "Rotations- Speed" (Initialisierung Geschwindigkeit) verlangsamen.

Wäre dies am HS Carousel denkbar?

## A:

Die Karussell-Geschwindigkeit ist im DM38. Lesen: "RD DM38", schreiben: "WR DM38 20" (setzt Rot. - Geschwindigkeit auf 20).