

Title:	Sicherung bei Kühler			ID:
				0198
Date in:	Response:	Model:	Author:	
2003-06-28	2003-06-28	-	CMa	

Q:

Ich hab mal ne technische Frage: Pfizer in Groton hat Euren StoreX DC S/N 1010. Leider fliegt ständig eine der beiden 2A Sicherungen raus, die unten hinten im Einschub neben dem Kaltgerätestecker sitzen. Roland vermutet, es ist die vom Kühlaggregat, und er hat sie jetzt durch eine 3.15A träge ersetzt, da das Wechseln sehr aufwendig ist: der Schrank muss komplett von der Anlage abgezogen werden und nach dem Wechseln + Zurückschieben muss die Übergabestation neu geteacht werden ... mag man nicht jeden Tag... Pfizer hat jetzt auch 3.15 A Sicherungen nachbestellt - können wir die aus Deiner Sicht beruhigt einsetzen, oder laufen wir in Gefahr, dass etwas Entscheidendes abfackelt?

A:

Wir haben bei den neuen Geräten sogar 4A einsetzen müssen. Meistens fliegen die Sicherungen, wenn der Kompressor gegen Druck anlaufen muss. Man sollte deshalb bei einem Kühler nach dem Ausschalten etwa 10-20 Min. warten ehe man ihn wieder einschaltet. In dieser Zeit kann sich der Druck im Kompressor ausgleichen.