

Title:	Winkel Schaufel bei Transferstation			ID:
				0256
Date in:	Response:	Model:	Author:	
2004-04-06	2004-04-06	-	C <i>Ma</i>	

Q:

Wenn die Schaufel aus dem Schrank kommt ist der Winkel nicht richtig, die Schaufel ist nicht rechtwinklig mit der Front Platte vom Schrank. Wie können wir diesen Winkel Software mässig einstellen. Können wir rasch eine Stellungnahme bekommen.

A:

Das Register ist das DM82. Es kann mit WR DM82 xx beschrieben und mit RD DM82 gelesen werden. Nach der Veränderung muss das Gerät neu initialisiert werden (ST 1900 und ST 1801)