

Title:	End Access	ID:	
			0096
Date in:	Response:	Model:	Author:
2002-03-09	2002-03-09	-	CMa

Q:

Do I have to set the 1903?

A:

Das stimmt nicht. Man muss der 1903 (End Access) nicht schicken. Das 1903 mach sowieso nur bei Geräten mit Karussell Sinn, denn durch das 1903 beginnt die Default Rotation. Wenn das 1903 nicht geschickt wird, setzt es das System nach 2 Minuten selber (abschaltbar).

Bei der UHS Version bleibt der Lift auf der letzten Höhe stehen. Dies bringt jedoch bei keine Worst-Case Verbesserung..